



making work easy



BASIC prebonder XS

Service Instructions

Made in Germany

20-5257 28072026 /A

Contents

Strahltank Basic prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Tankdeckel BASIC prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Mischkammer • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Filterpatrone • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Wartungseinheit classic • Maintenance unit classic • Unité d'entretien classic • Unità di manutenzione classic • Unidad de mantenimiento classic

Strahlschlauch 3,2x6,4 mm • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Handstück BASIC prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Fußschalter • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

O-Ring 82x4 • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Prebonder control tip • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Prebonder jet-nozzle • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Prebonder Controlpad • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Inline Druckregler prebonder 2 bar • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Betätigungsmagnet • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

Handstückhalter prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU







making work easy



Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90002 0153


Strahltank Basic prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname
IT • Artikelname ES • Artikelname RU

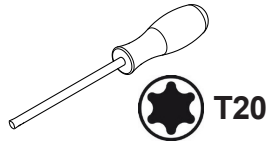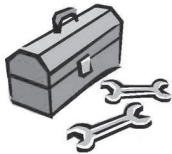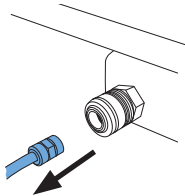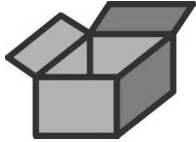

1.

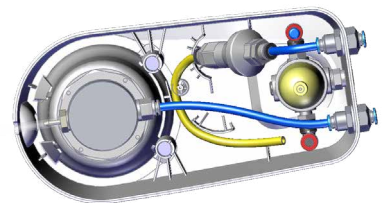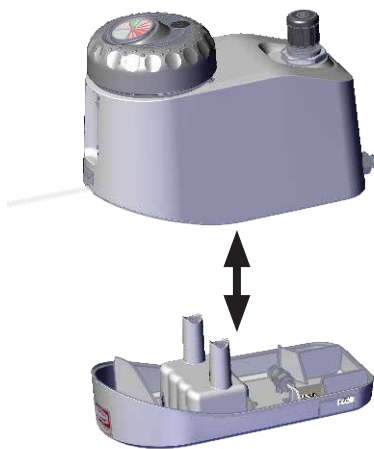


2.

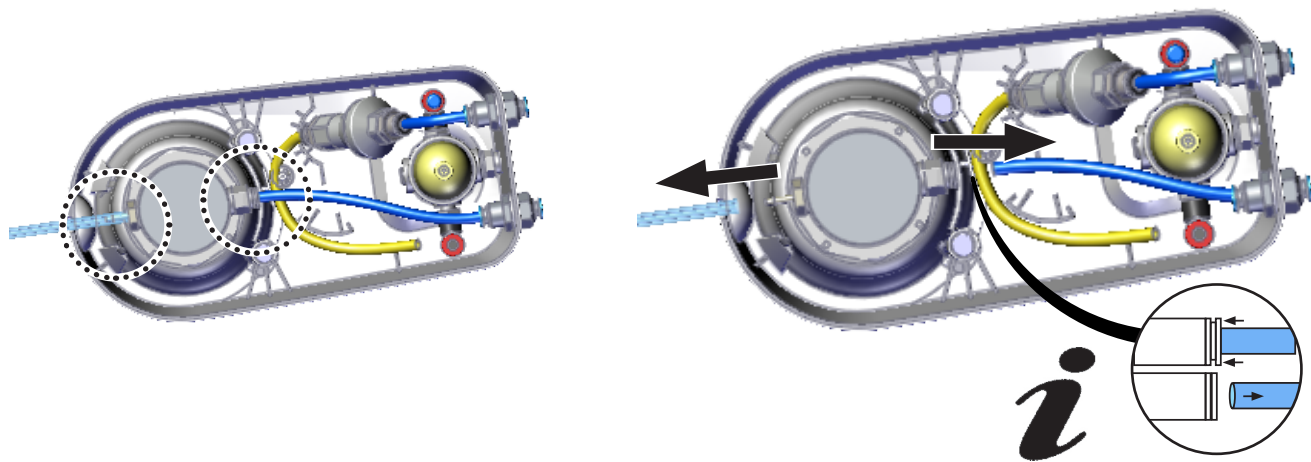

3.



4.

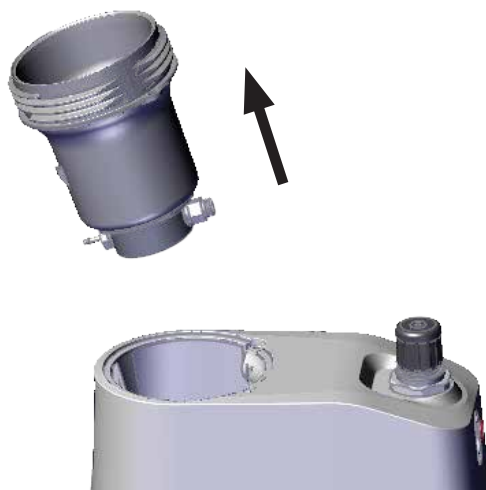

5.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. • Reassemble in reverse order.
 Le montage s'effectue en ordre inverse. • Il montaggio si esegue nell'ordine inverso.
 El montaje se realiza en sucesión inversa. • A montagem é efetuada na sequência inversa.
 Монтаж осуществляется в обратном порядке. • 按相反的顺序来安装。
 組み立ては、逆の順序で行って下さい。 • 설치는 분해의 역순입니다.
 يتم التركيب باتتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.




making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90013 6398

Tankdeckel BASIC prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelna-
me IT • Artikelname ES • Artikelname RU

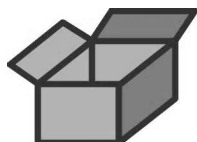






making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 6386


Mischkammer • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname
ES • Artikelname RU

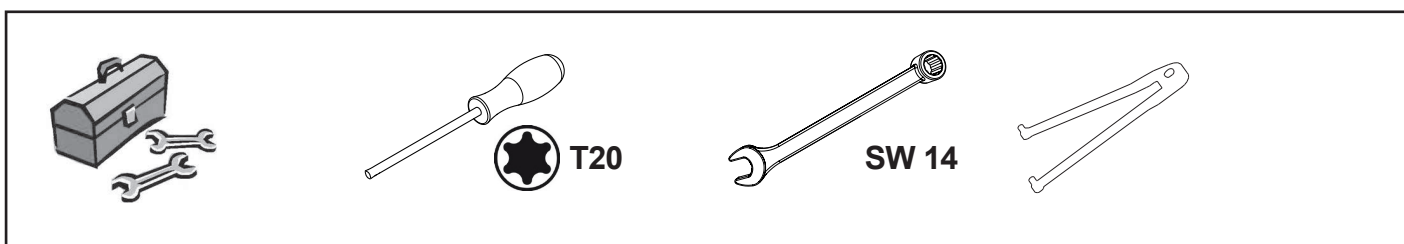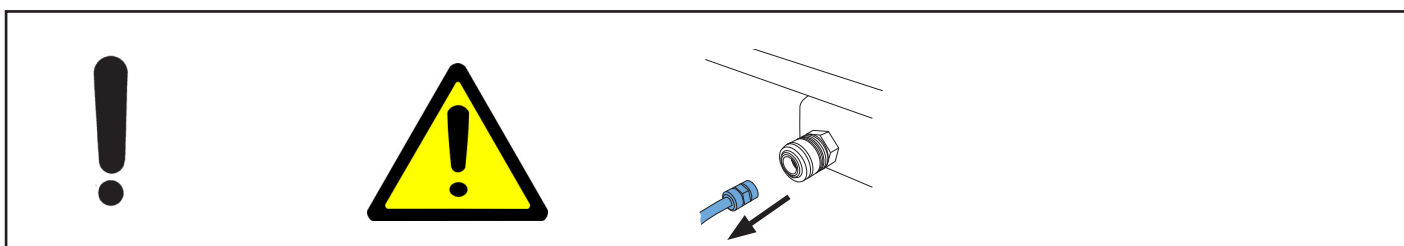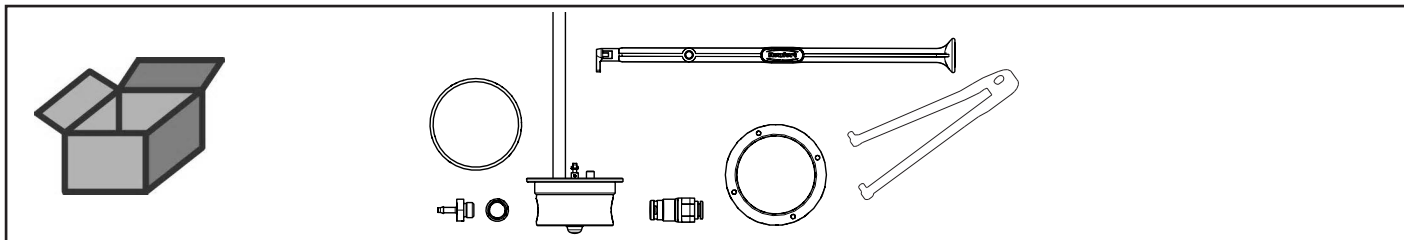

1.




2.

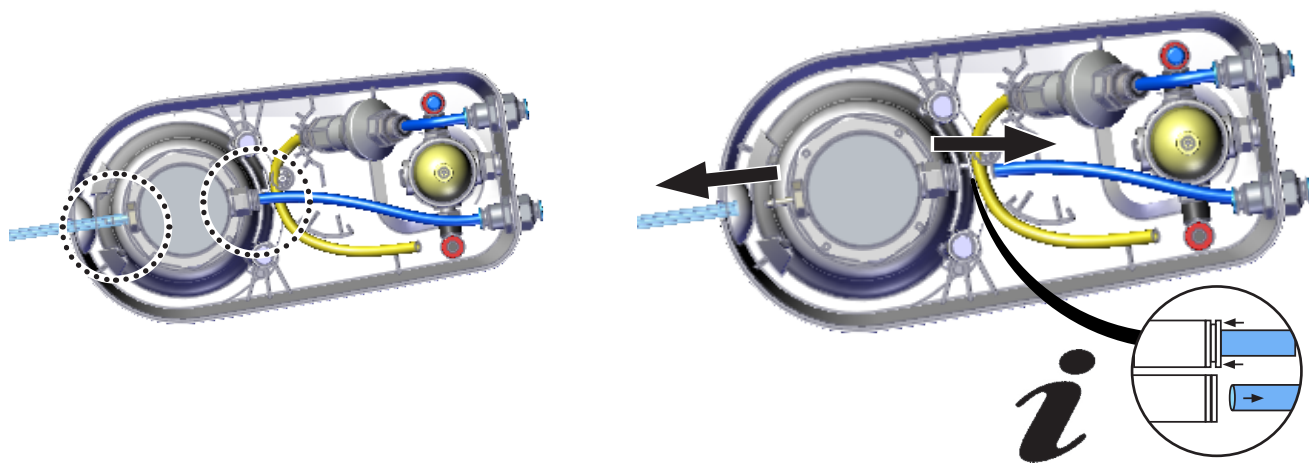


3.




4.

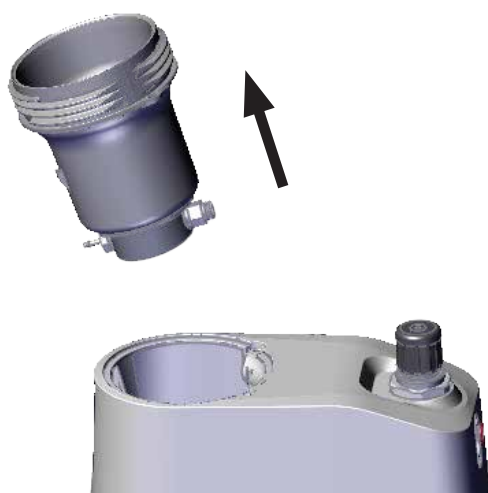


5.

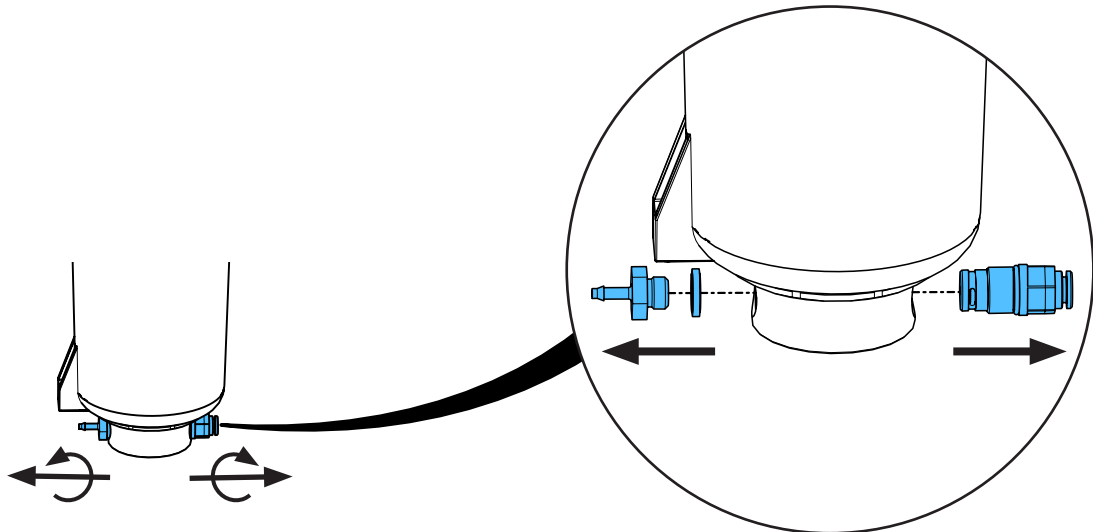

6.


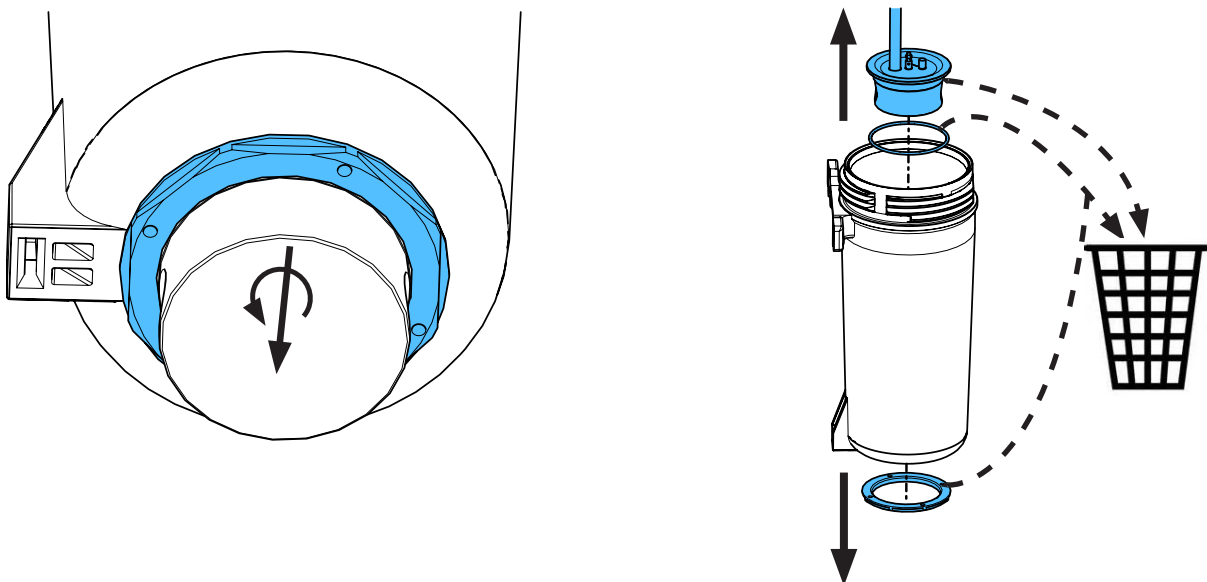


7.

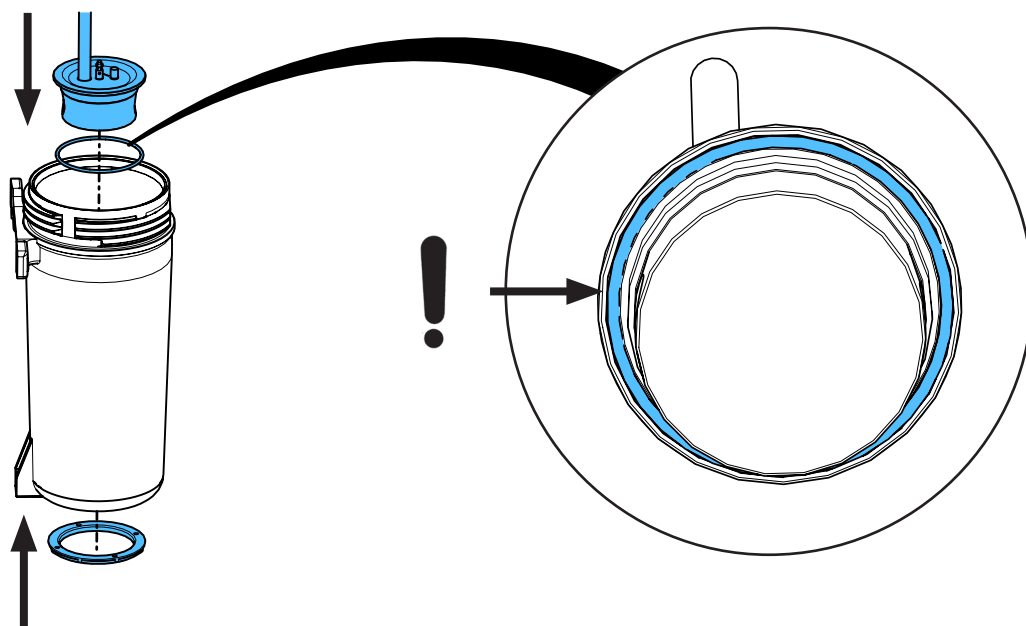


8.

i

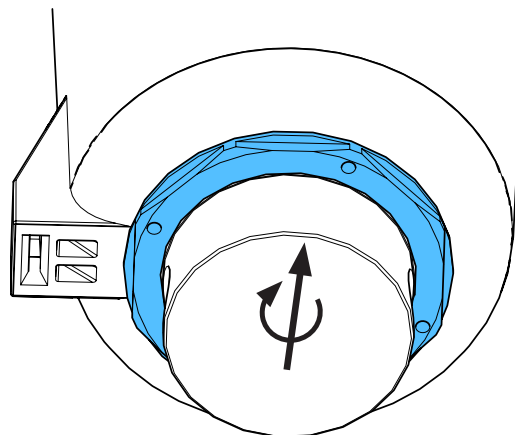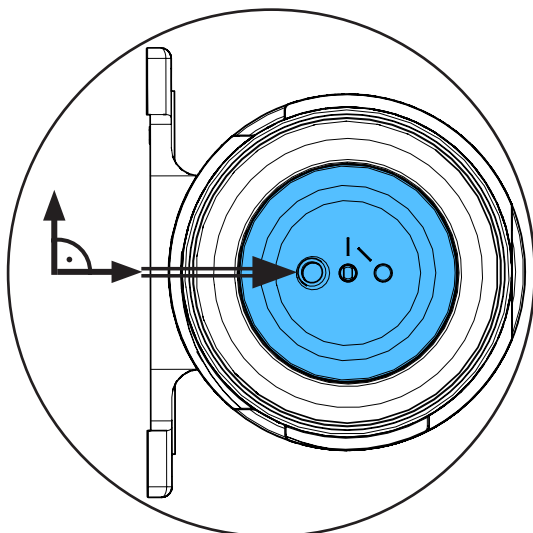

12 - 14 Nm

9.

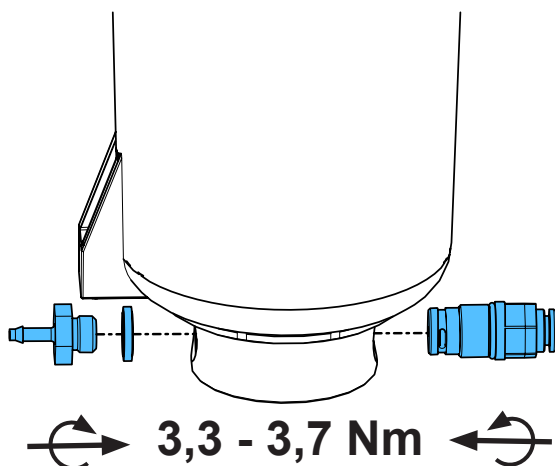

3,3 - 3,7 Nm

10.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. • Reassemble in reverse order.
 Le montage s'effectue en ordre inverse. • Il montaggio si esegue nell'ordine inverso.
 El montaje se realiza en sucesión inversa. • A montagem é efetuada na sequência inversa.
 Монтаж осуществляется в обратном порядке. • 按相反的顺序来安装。
 組み立ては、逆の順序で行って下さい。 • 설치는 분해의 역순입니다.
 يتم التركيب باتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.









Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу


making work easy

90002 1431



Filterpatrone • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname
ES • Artikelname RU

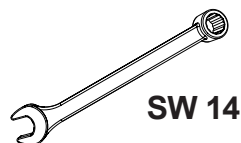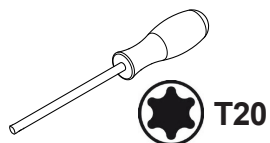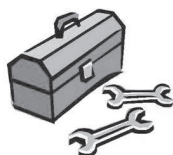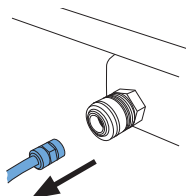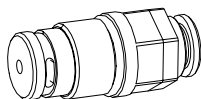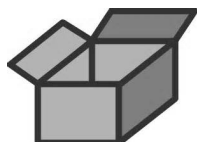


i

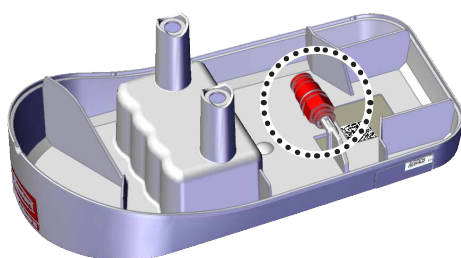

1.

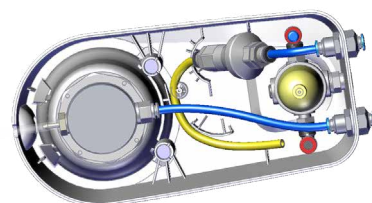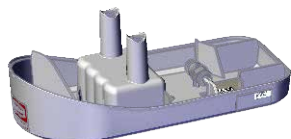


2.

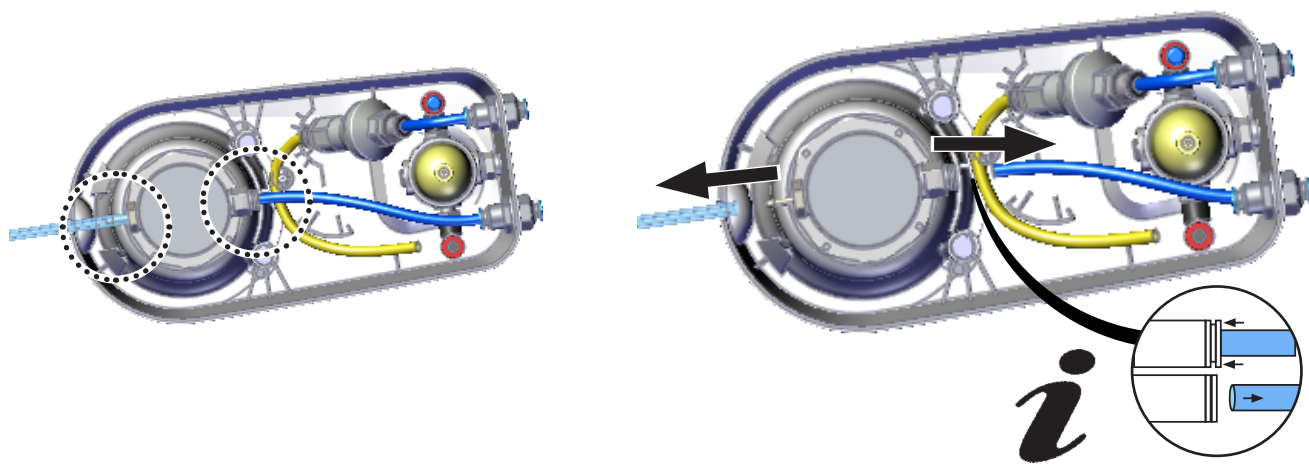

3.



4.

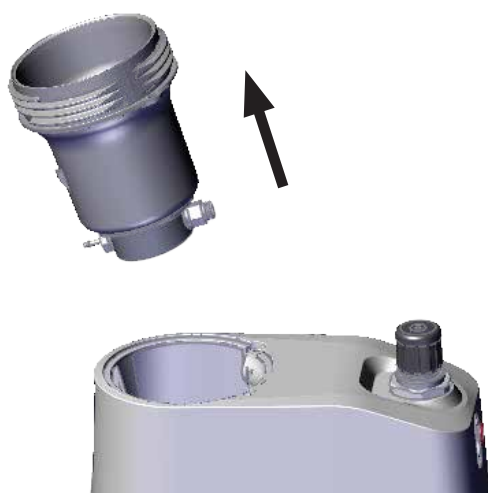

5.



6.



i  3,3 - 3,7 Nm

7.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. • Reassemble in reverse order.
 Le montage s'effectue en ordre inverse. • Il montaggio si esegue nell'ordine inverso.
 El montaje se realiza en sucesión inversa. • A montagem é efetuada na sequência inversa.
 Монтаж осуществляется в обратном порядке. • 按相反的顺序来安装。
 組み立ては、逆の順序で行って下さい。 • 설치는 분해의 역순입니다.
 يتم التركيب باتتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.







making work easy



Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 6599

Wartungseinheit classic • Maintenance unit classic • Unité d'entretien classic •
Unità di manutenzione classic • Unidad de mantenimiento classic

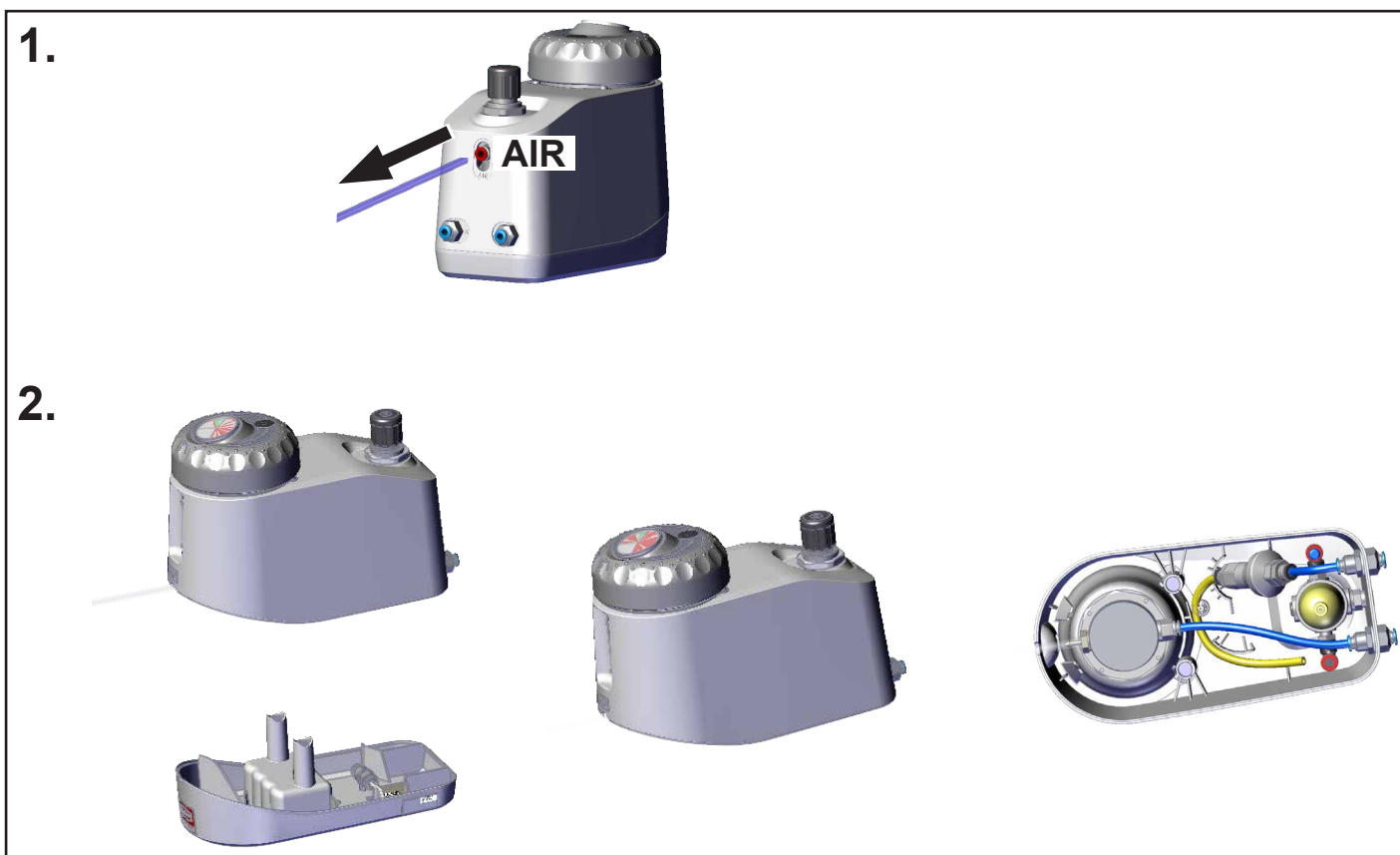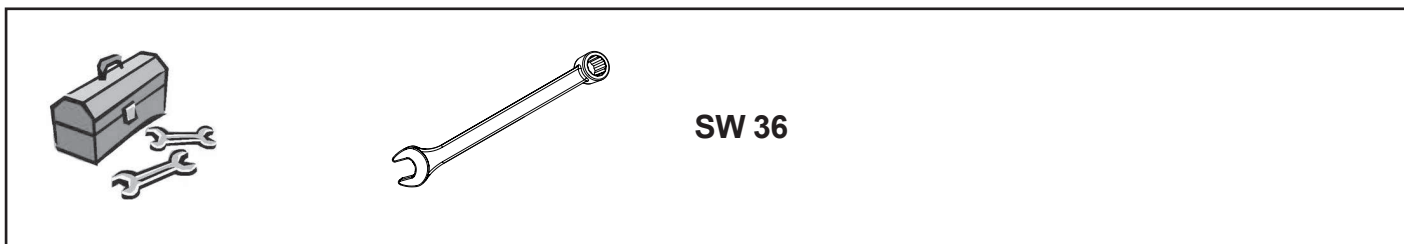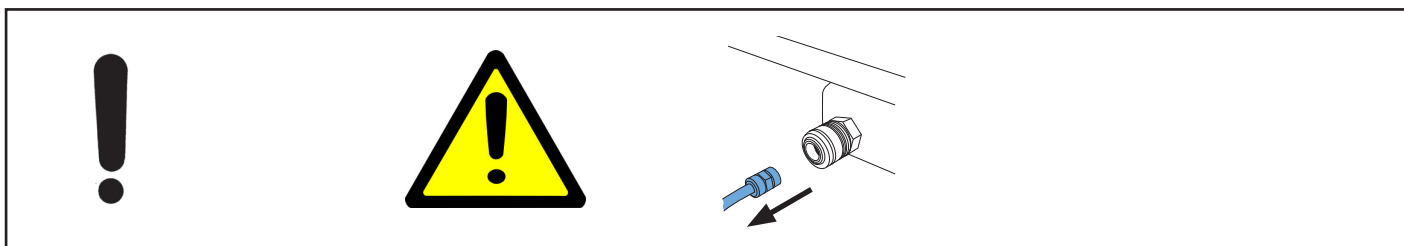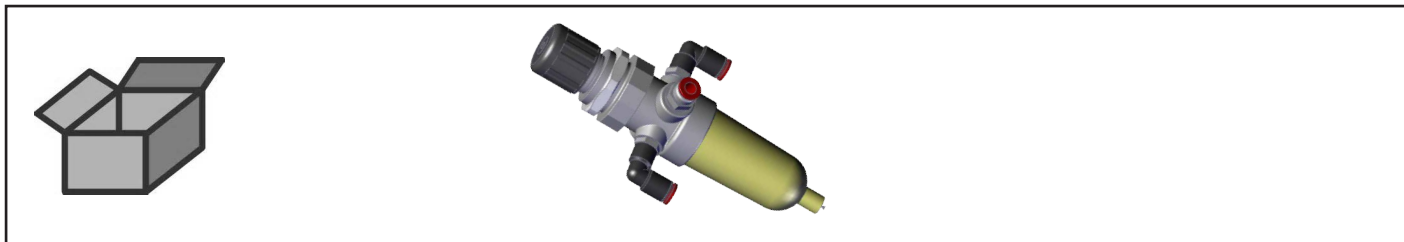


3.

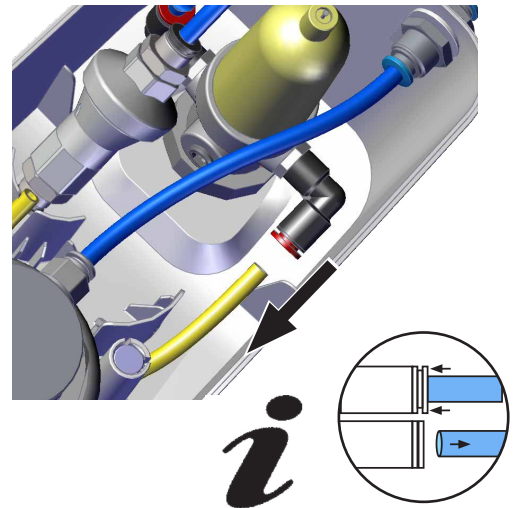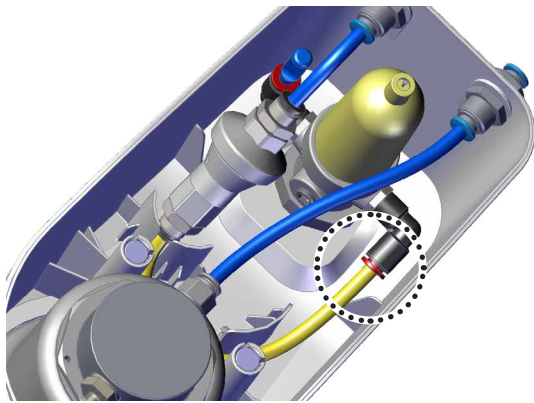

4.



5.

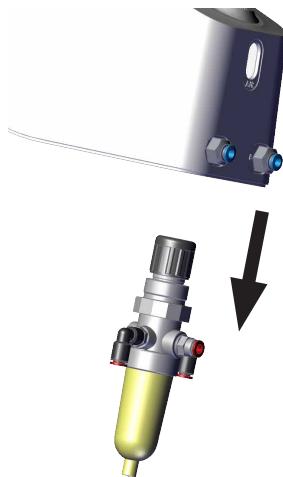

6.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. • Reassemble in reverse order.
 Le montage s'effectue en ordre inverse. • Il montaggio si esegue nell'ordine inverso.
 El montaje se realiza en sucesión inversa. • A montagem é efetuada na sequência inversa.
 Монтаж осуществляется в обратном порядке. • 按相反的顺序来安装。
 組み立ては、逆の順序で行って下さい。 • 설치는 분해의 역순입니다.
 يتم التركيب باتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.





Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

making work easy

90002 0172


Strahlschlauch 3,2x6,4 mm • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT
• Artikelname ES • Artikelname RU

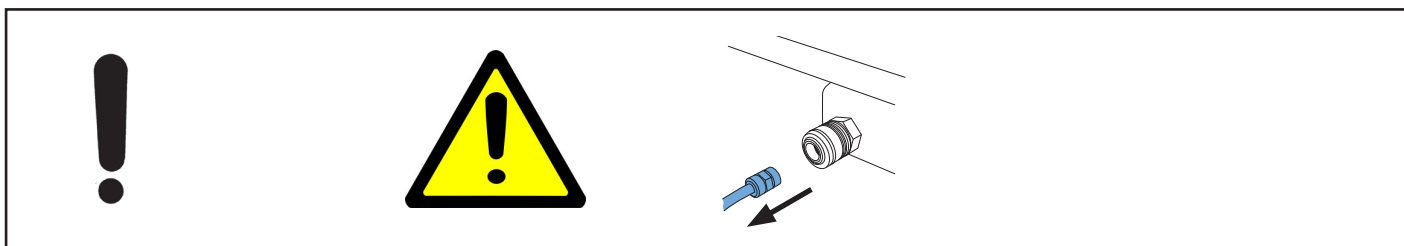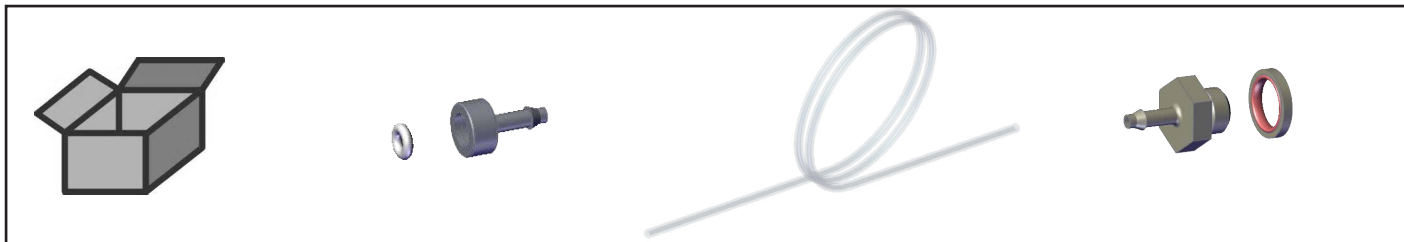


1.




2.

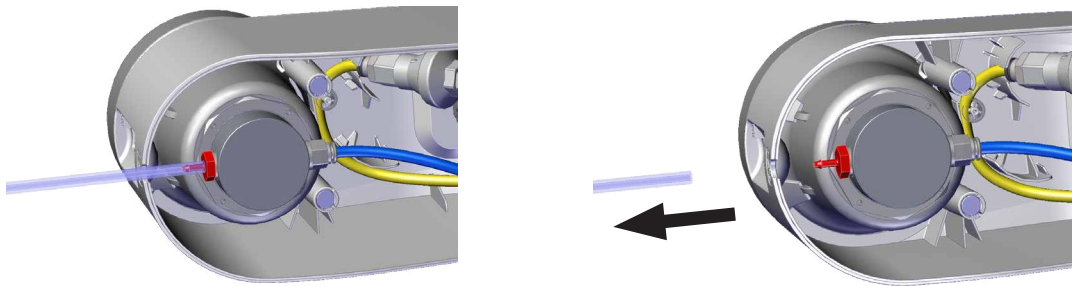


3.

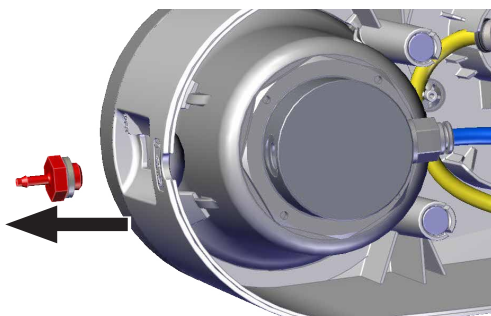


4.

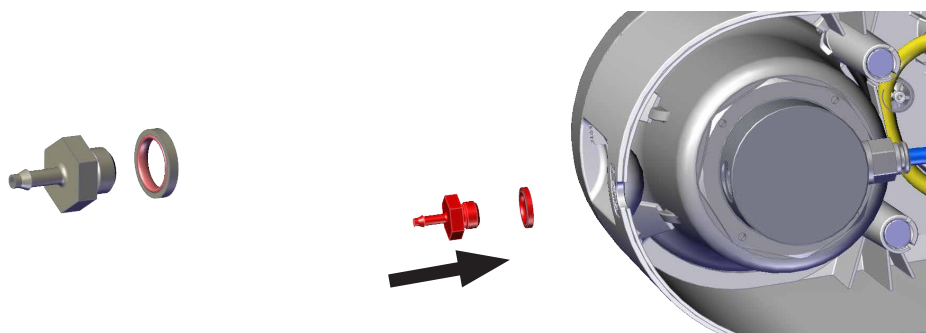

5.

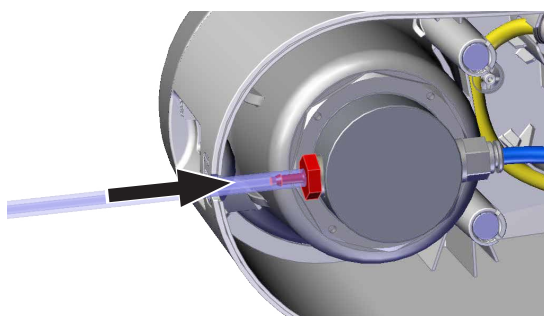

6.

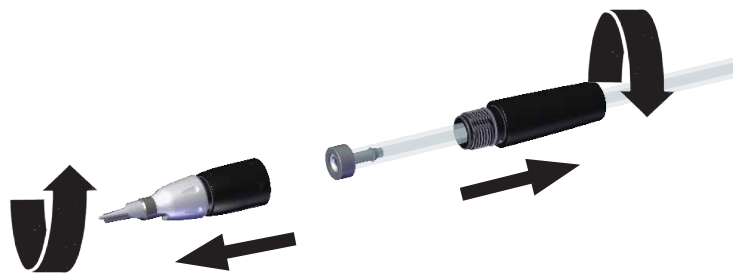


7.



8.



9.

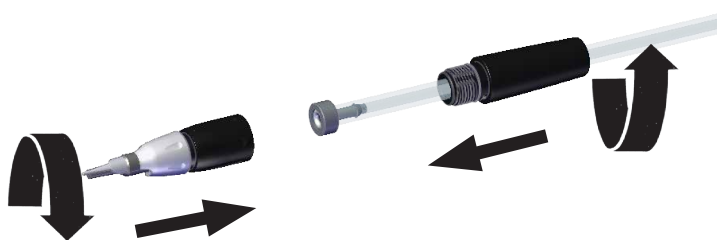





making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90002 0171



Handstück BASIC prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelna-
me IT • Artikelname ES • Artikelname RU

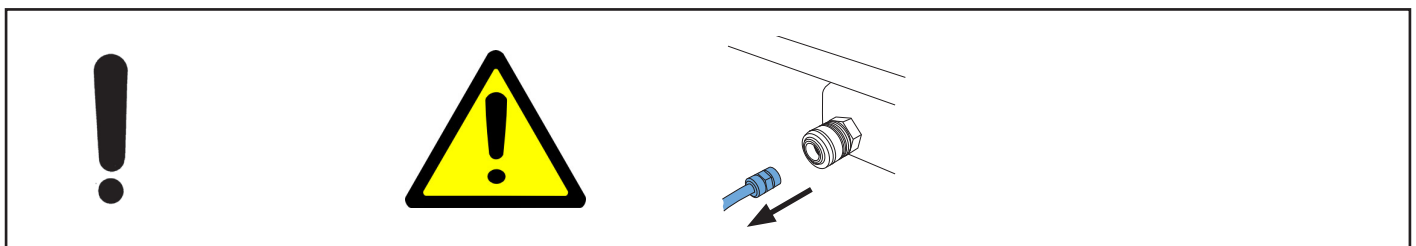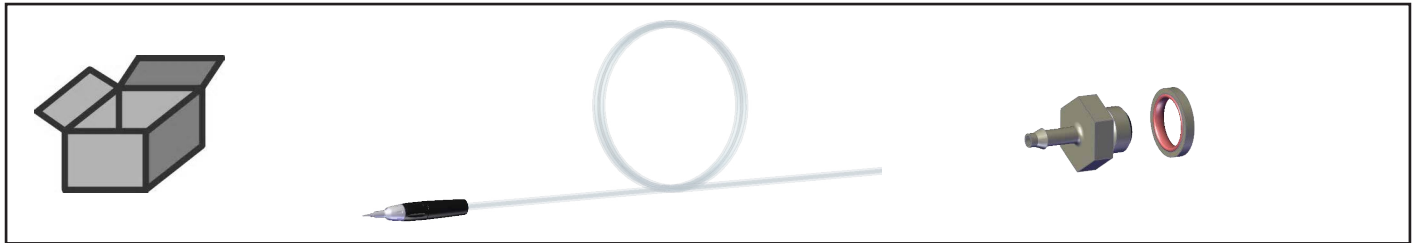


1.






2.

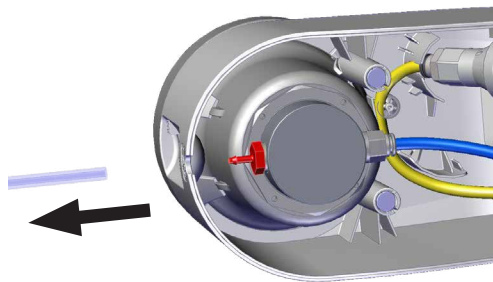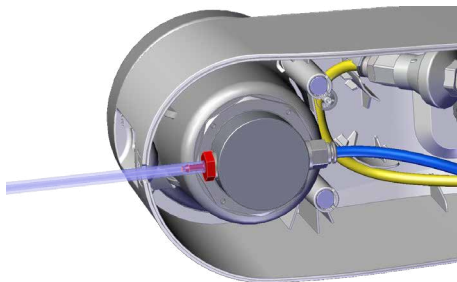



3.

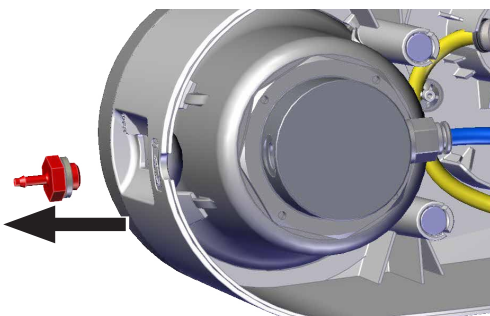

4.

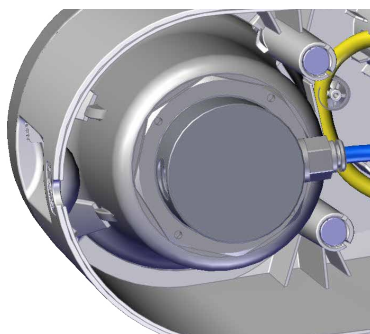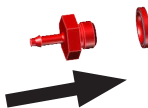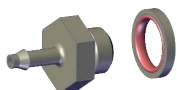

5.

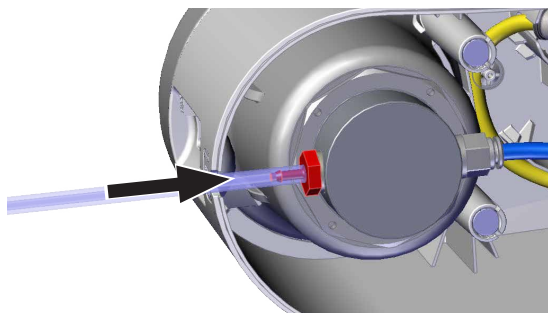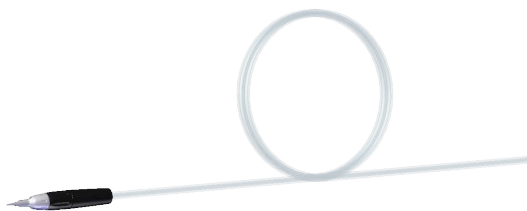






making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90002 0169

Fußschalter • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname
ES • Artikelname RU

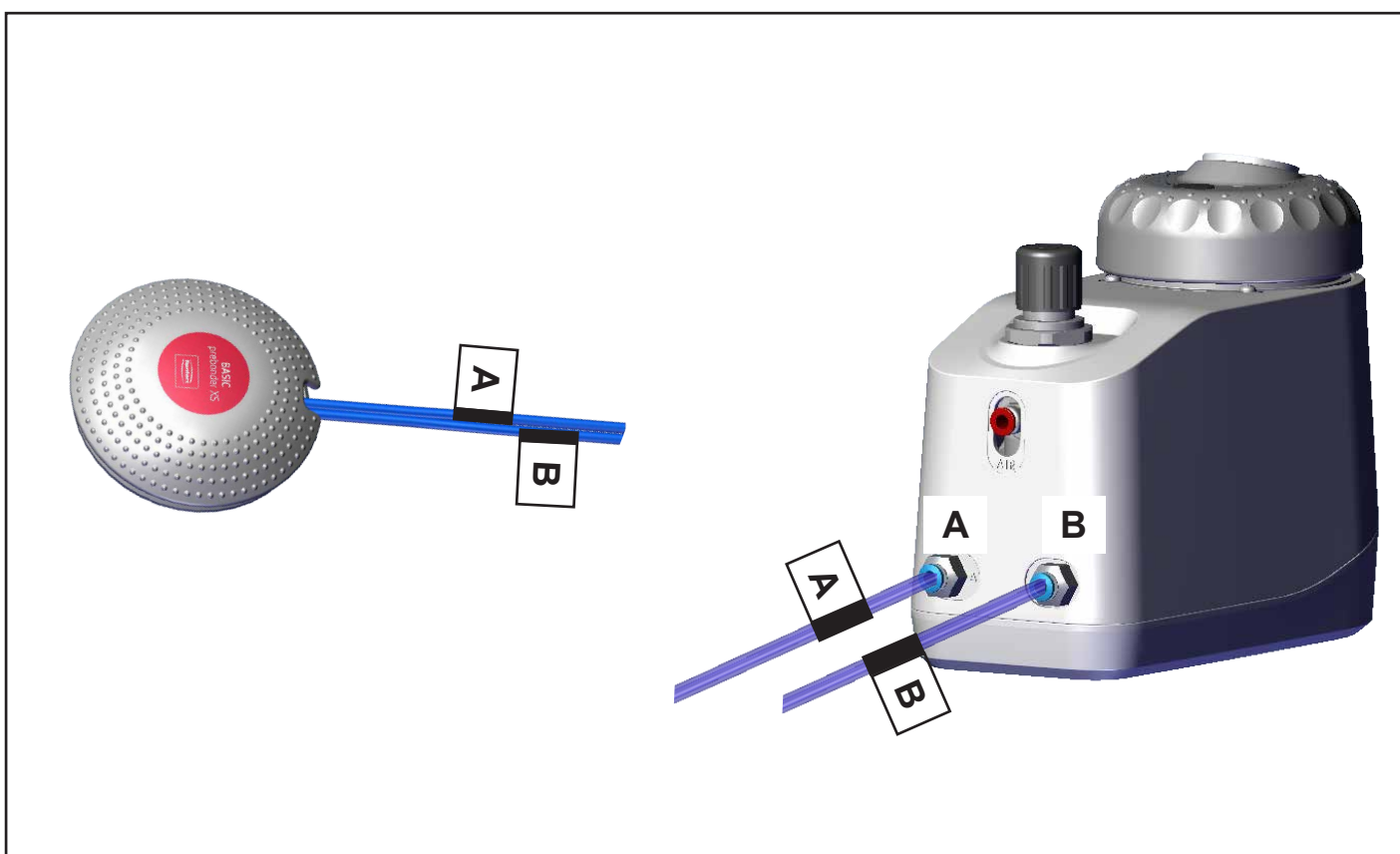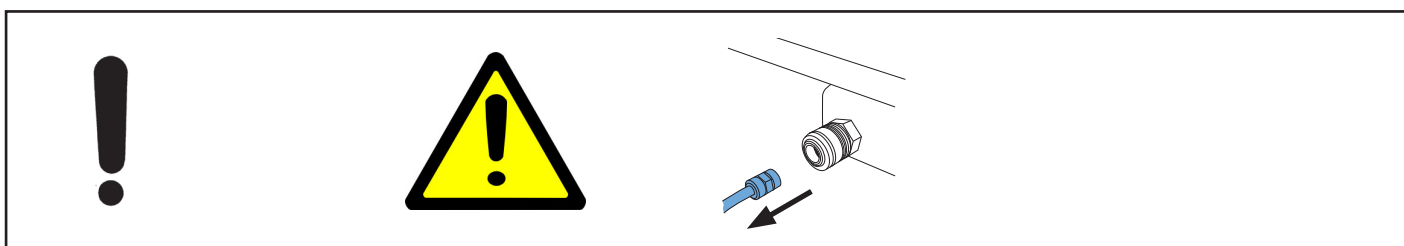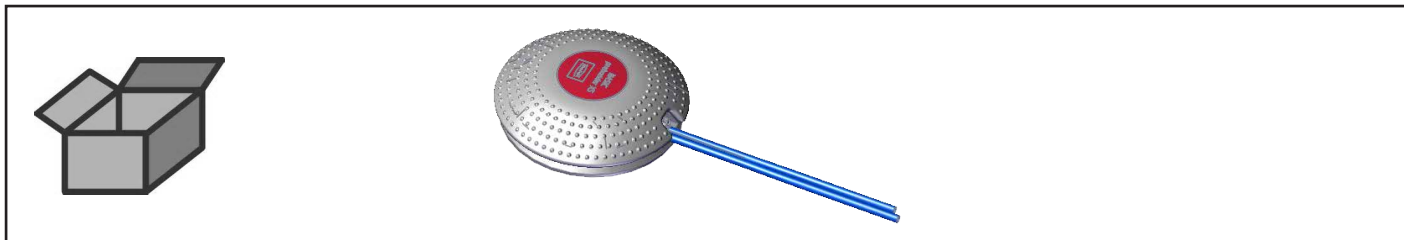






making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 0875


O-Ring 82x4 • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname
ES • Artikelname RU

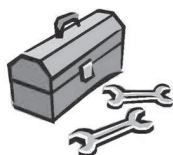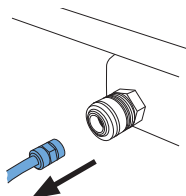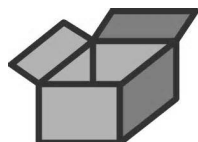



1.



2.

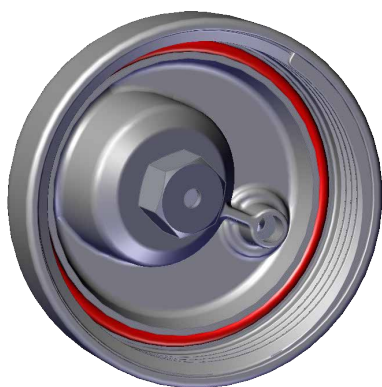

3.

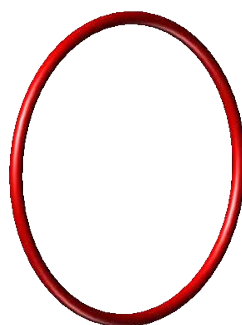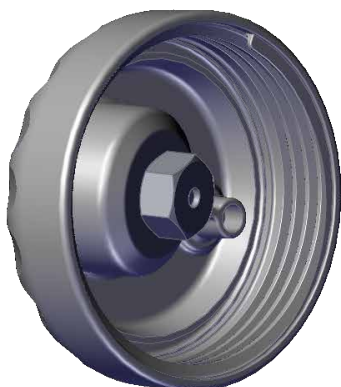




making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 9010

Prebonder control tip • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Artikelname ES • Artikelname RU

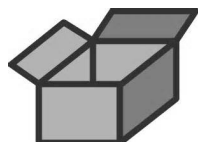

5x






making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 8070

Prebonder jet-nozzle • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Arti-
kelname ES • Artikelname RU

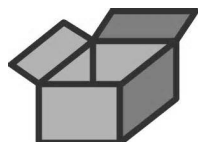


1.



2.



3.

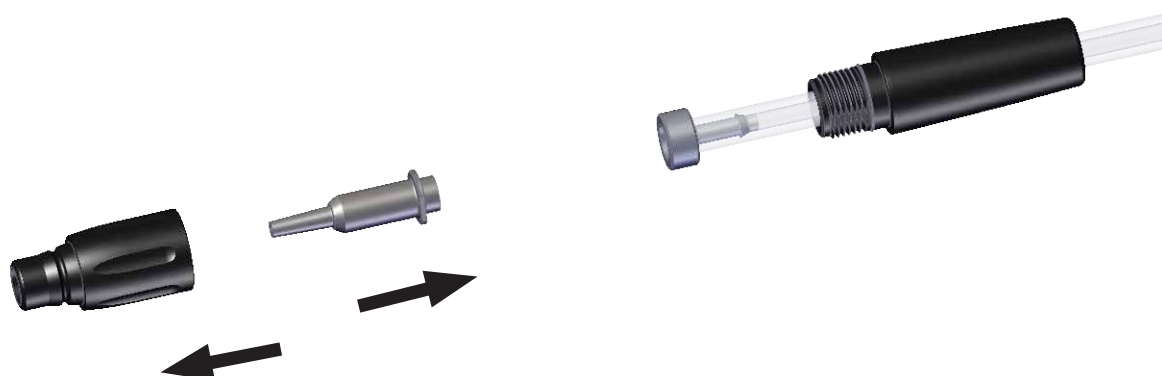




making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 0375

Prebonder Controlpad • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Ar-
tikelname ES • Artikelname RU

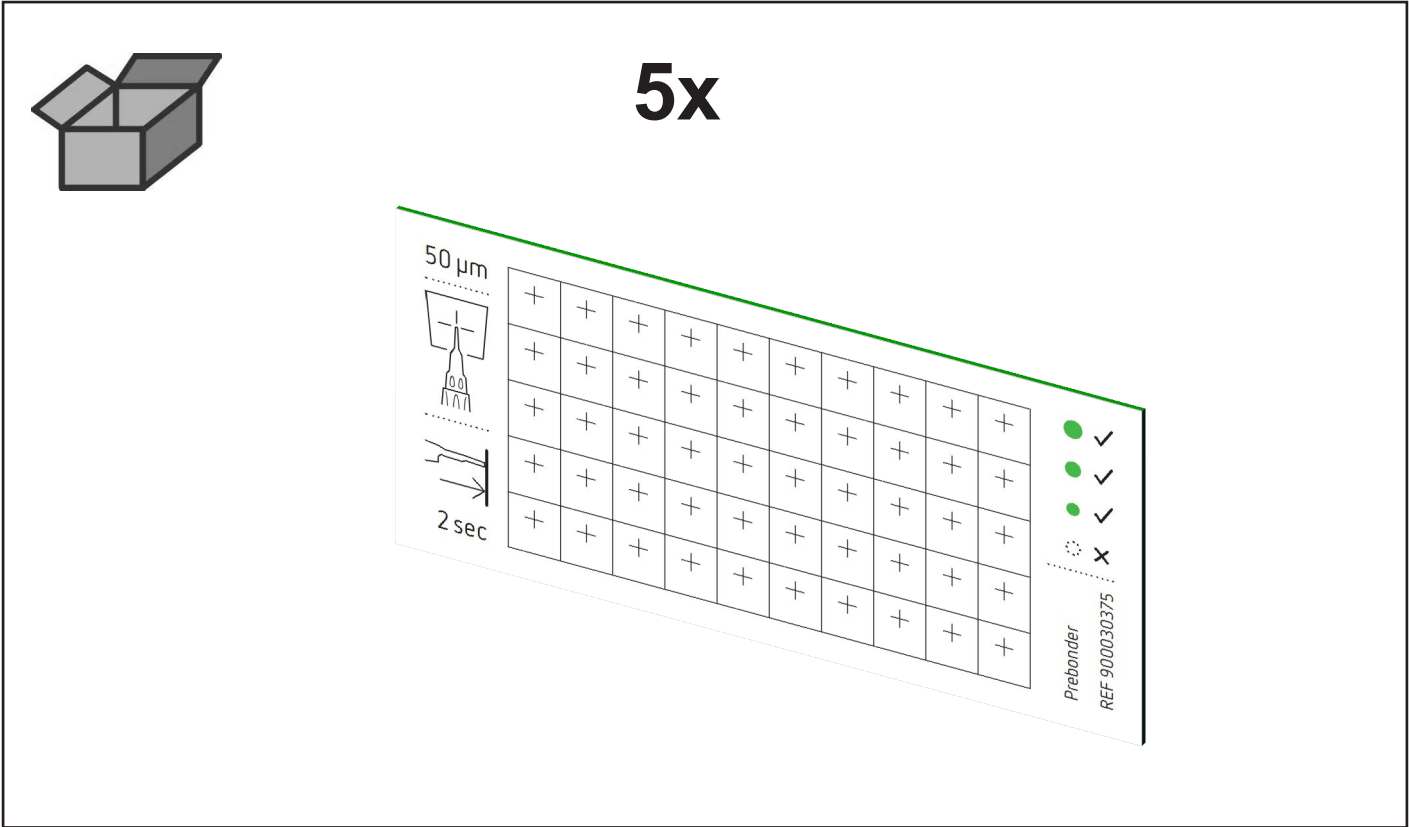







making work easy



Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 3203


Inline Druckregler prebonder 2 bar • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikel-
name IT • Artikelname ES • Artikelname RU

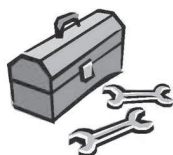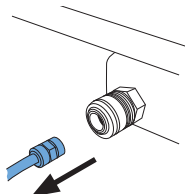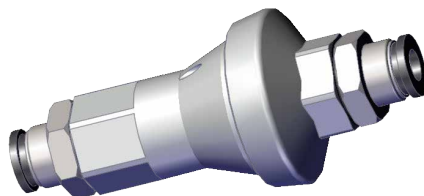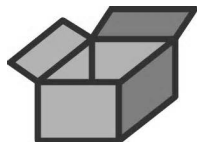


1.

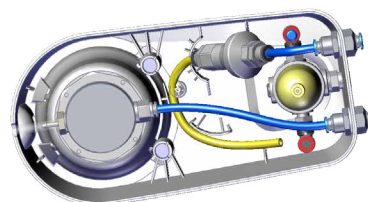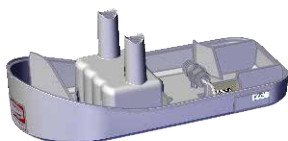

2.

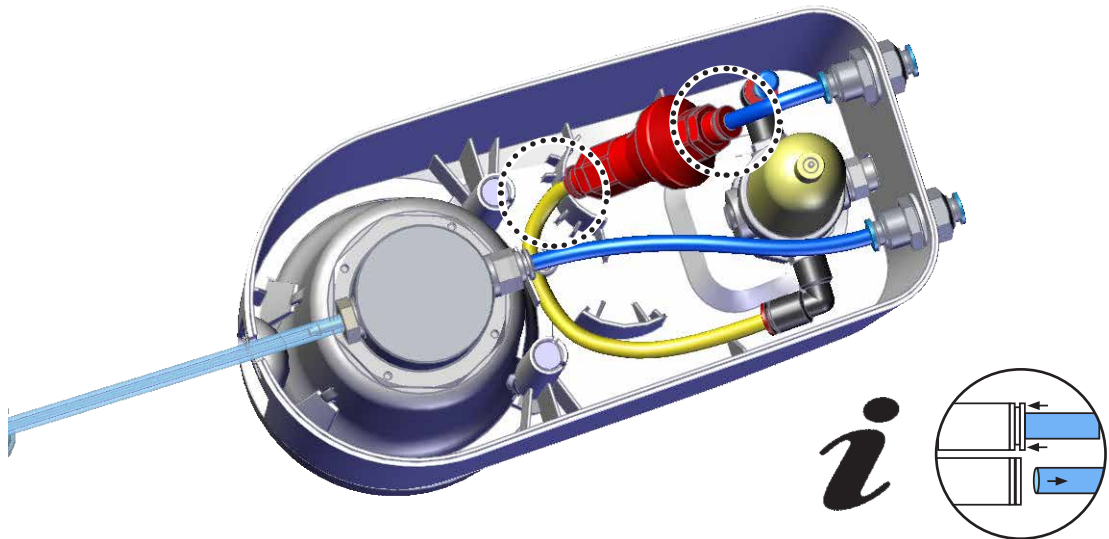

3.

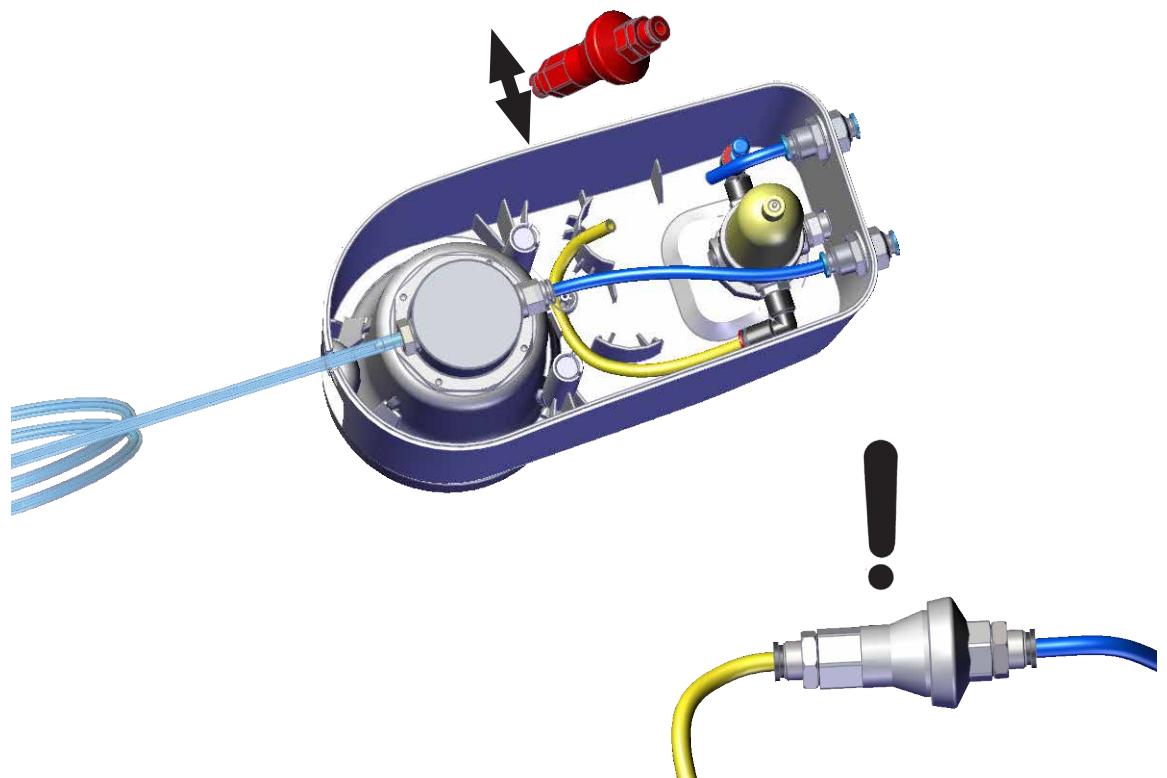

4.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. • Reassemble in reverse order.
 Le montage s'effectue en ordre inverse. • Il montaggio si esegue nell'ordine inverso.
 El montaje se realiza en sucesión inversa. • A montagem é efetuada na sequência inversa.
 Монтаж осуществляется в обратном порядке. • 按相反的顺序来安装。
 組み立ては、逆の順序で行って下さい。 • 설치는 분해의 역순입니다.
 يتم التركيب باتباع نفس الخطوات بترتيب عكسي.




making work easy


Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 5447


Betätigungsmagnet • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname IT • Arti-
kelname ES • Artikelname RU

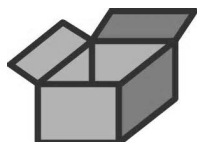



4x

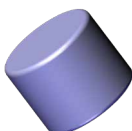



1.

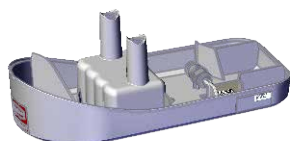

2.

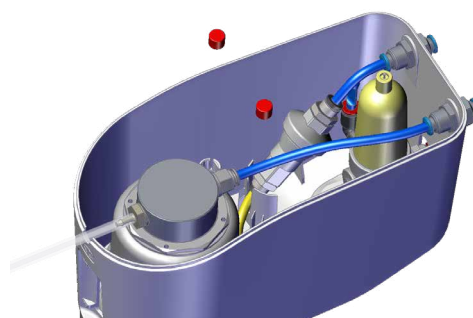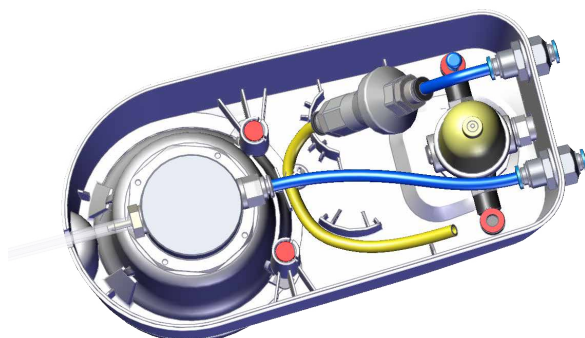

3.

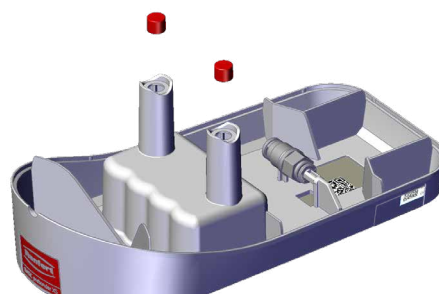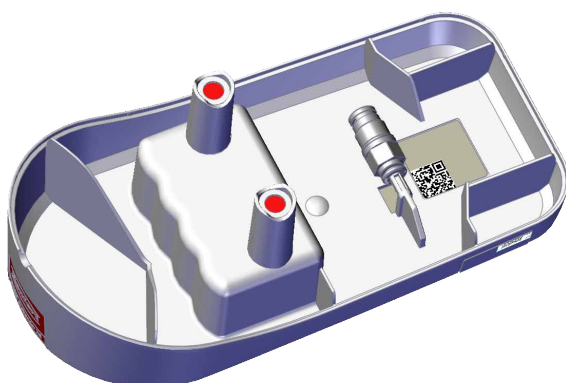



making work easy

Montageanleitung • Assembly Instruction • Instruction d'installation
Istruzioni l'istallazione • Instrucciones de montaje • Руководство по
монтажу

90003 0763

Handstückhalter prebonder XS • Artikelname EN • Artikelname FR • Artikelname
IT • Artikelname ES • Artikelname RU

